

高機能ラボ用被覆フィルム

Labopita

ラボピタ®

商品ラインナップ



製品コード	品名	規格	包装	外箱入数	JAN	重量(外箱)	外箱寸法(W×D×H)
LP0001K	ラボピタ	W20mm×30m	5巻入／箱	32箱 (160巻入)	4987794983015	16.3kg	545×405×220mm
LP0002K	ラボピタ	W20mm×30m P100	5巻入／箱	32箱 (160巻入)	4987794983022	16.3kg	545×405×220mm
LP0003K	ラボピタ	W50mm×30m	2巻入／箱	32箱 (64巻入)	4987794983039	14.8kg	545×405×220mm
LP0004K	ラボピタ	W50mm×30m P50	2巻入／箱	32箱 (64巻入)	4987794983046	14.8kg	545×405×220mm

製造販売元・製造元

株式会社アグリス

本社

〒834-0055 福岡県八女市鵜池477-1
TEL:0943-30-1177 FAX:0943-30-1178

東京支店

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-6-6 MIFビル6F
TEL:03-3233-2077 FAX:03-3233-2078

高機能ラボ用被覆フィルム

Labopita

ラボピタ®



高性能ラボ用被覆フィルム

Labopita

ラボピタ®



● W20mm 30m Roll

巻箱（フタを閉じた状態の寸法）W89×D25×H89mm
LP0001K [ミシン目なし] LP0002K [ミシン目100mm]

● W50mm 30m Roll

巻箱（フタを閉じた状態の寸法）W89×D55×H89mm
LP0003K [ミシン目なし] LP0004K [ミシン目50mm]

“ラボピタ”® は、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。
手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。
離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。
研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして、幅広くご使用ください。

● ラボピタ®の耐薬品性について

試 薬	濃 度	時 間	外 観
濃塩酸	12N	4日間	4日間で変化なし
濃硫酸	36N	4日間	4日間で変化なし
濃硝酸	16N	4日間	4日間で変化なし
水酸化ナトリウム	22%	4日間	4日間で変化なし
過マンガン酸カリウム	5%	3日間	3日間で変色
クロロホルム	96%	1時間	1時間で変質
エチルアルコール	95%	4日間	4日間で変化なし



ラボピタ®は、ラボで使用する容器のフタ用フィルムとして最適です。

シャーレの隙間を密閉するのに便利です。

試験管など径の小さい場合はw20サイズ、ビーカーなど径が大きい場合はw50サイズをお勧めします。

フィルムは約6倍に伸びますので、形状に合わせてジャストフィットします。

保管・使用上の注意

- 10℃～50℃で保管してください。
- 伸ばし過ぎると切れますので、少しづつ力を加えて引っ張ってください。
- 自己粘着力がありますので、ゴミの付着にご注意ください。

aglis